

Détergent neutre stérile Premier Klerclean-CR™

Un détergent non ionique neutre stérile à faible teneur en résidus, conçu pour nettoyer dans les zones critiques.

Avantages

- **Très efficace**

Le détergent neutre stérile Premier Klerclean-CR est particulièrement efficace dans le cas de déversements accidentels de produits gras ou collants ou après des travaux d'entretien général. Il convient pour nettoyer les surfaces dans les isolateurs de dégazage.

- **Facile à utiliser et non-toxique**

Il est non toxique, non irritant et non corrosif lorsqu'il est utilisé normalement et il peut donc être utilisé sans danger pour la plupart des applications en salle propre. Le pulvérisateur permet d'expulser le liquide sous forme de pulvérisation ou de vaporisation, ce qui est particulièrement utile dans les zones critiques. Autrement, il existe un concentré en doses unitaires qui peut être facilement dilué et utilisé avec les systèmes de nettoyage.



- **Adéquat pour le contact direct avec le produit**

Premier Klerclean est un détergent neutre peu mousseux non ionique, stérile, à faible teneur en résidus. Ces derniers sont facilement éliminables en rinçant.

Description

Premier Klerclean est un détergent neutre stérile non ionique dont le pH est compris entre 6,7 et 7,3 ; il s'agit d'un mélange d'eau désionisée et d'un éthoxylate d'alcool gras. Il est filtré à 0,2 micron, mis en bouteille puis placé sous double emballage en salle propre de catégorie C (catégorie 7, ISO) avant l'irradiation gamma à un minimum de 25 kGy.

Il est conçu pour éliminer la contamination dans les zones critiques, en particulier dans les salles propres, les isolateurs, le matériel de production et sur toutes les surfaces non poreuses. Il est surtout efficace dans les cas de déversements accidentels de produits gras et collants ou après des travaux d'entretien général.

Le pulvérisateur est muni du SteriShield Delivery System breveté et d'un jet réglable. Le mode d'action unique du SteriShield Delivery System, un système fermé, garantit que le contenu restera stérile durant toute son utilisation.

Produit prêt à l'emploi vendu en pulvérisateur de 1 litre. Pour de plus grandes surfaces, il existe aussi un concentré pratique en doses unitaires de 50 ml, à diluer dans de l'eau de qualité adéquate.

Protocole d'utilisation

Prêt à l'emploi

Appliquez le produit prêt à l'emploi directement sur les surfaces non poreuses en utilisant une lingette ou un balai pour salles propres. Quand les résidus doivent être totalement éliminés, essuyez avec de l'eau stérile ou de l'alcool, tel que Premier Klercide 70/30.

Concentré

50 ml de produit concentré doivent être dilués dans de l'eau de qualité adéquate dans les proportions 1:99 pour obtenir 5 litres de détergent dilué.

Validation

Fabriqué par une société certifiée aux normes EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 et à la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Certificats d'analyse, de stérilité et d'irradiation délivrés avec chaque lot.

Stérilité testée suivant une méthode approuvée par la Pharmacopée Européenne.

Durée de conservation de 2 ans.

Des informations complémentaires sont disponibles pour ce produit.

Codes Produits

Détergent neutre stérile Premier Klerclean-CR™

Code	Description	Capacité	Unité de vente
3035200	Pulvérisateur de détergent neutre stérile Premier Klerclean-CR (KCR5101)	1 litre	6 bouteilles x 1 l
3035210	Concentré de détergent neutre stérile Premier Klerclean-CR (KCR5150)	50 ml	50 bouteilles x 50 ml