

Klercide™

70/30 Sterile Alcohol

Alcool stérile 70/30 v/v sans spores pour salle propre, IPA ou éthanol dénaturé, mélangé à de l'eau pure pour injection .

Avantages

■ Facile à utiliser

Une gamme pratique de pulvérisateurs confortables et faciles à utiliser est disponible, avec un choix de versions plus légères de 0,5 à 4 litres. Les grosses gouttelettes permettent de réduire les risques d'inhalation.

■ Économique

La totalité de l'alcool stérile contenu dans le bidon peut être pulvérisée, éliminant ainsi tout gaspillage. Le système SteriShield Delivery System a été validé comme garantissant une durée de conservation de trois mois après la première utilisation du produit. Il n'est donc pas nécessaire de jeter le produit restant après utilisation.



■ Couverture de surface optimale

Le pistolet pulvérisateur entièrement ajustable permet la distribution du liquide sous forme de jet ou d'aérosol, assurant que toute la surface soit bien mouillée pour une procédure de désinfection efficace.

■ Respecte l'environnement

L'emballage ne contient pas d'agent propulseur et ne nécessite donc pas de mesures spéciales pour sa mise au rebut. Utiliser les bidons de 4 litres réduit considérablement les déchets.

Description

Le Klercide 70/30 IPA est un mélange de 70% v/v d'isopropanol et d'eau désionisée. Le Klercide 70/30 Denatured Ethanol est un mélange de 70% v/v d'éthanol dénaturé et d'eau désionisée..

Le mélange d'alcool est filtré à 0,2 micron, conditionné en bidon puis emballé dans un double sac dans une salle blanche de classe C (classe ISO 7), avant irradiation, suivant une procédure validée, à un minimum de 25 kGy, pour garantir un alcool sans spore.

Tous les bidons pulvérisateurs sont dotés du système de distribution breveté SteriShield Delivery System et d'un pistolet pulvérisateur ajustable. Le principe de fonctionnement unique du système scellé SteriShield Delivery System permet de préserver la stérilité du contenu pendant toute la durée d'utilisation du bidon.

Le système a été entièrement validé pour prouver que le contenu reste stérile pendant 3 mois après ouverture. Il n'est donc pas nécessaire de jeter le produit restant après utilisation.

Protocole

Tous les formats de produit sont prêts à l'emploi, et il peut donc être pulvérisé directement sur les surfaces à désinfecter. Toujours s'assurer que la totalité de la surface est en contact avec le liquide. Pour un résultat optimal, essuyer d'abord la surface pour éliminer physiquement toute contamination.

Les biocides doivent être utilisés avec précaution. Lire attentivement les étiquettes et les informations concernant les produits avant utilisation.

Validation

Fabriqué par une société certifiée aux normes ISO 9001:2008 et ISO 13485:2012, et conformément à la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Résultats de tests conformes aux normes EN disponibles sur demande.

Certificats d'analyse, d'irradiation avec chaque lot. Test de stérilité selon la Pharmacopée des Etats Unis..

Durée de conservation de 2 ans.

La documentation complète (incluant justificatifs et certificats) est disponible sur ce produit.

Codes produits

CODE	OLD CODE	LANGUAGES ON LABEL	DESCRIPTION	WATER QUALITY	STERILE / FILTERED	SIZE	UNIT OF SALE
3078260	3035330	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	DI	Sterile	500ml	12 bottles x 0.5L
3078270	3055600	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	DI	Sterile	500ml	12 bottles x 0.5L
3078240	3055610	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	DI	Sterile	1.0 litre	6 bottles x 1.0L
3078280	3035360	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	DI	Sterile	5.0 litre	4 bottles x 5.0L
3078290	3035350	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	DI	Sterile	4.0 litre	4 bottles x 4.0L
3078300	3035340	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	DI	Sterile	1.0 litre	6 bottles x 1.0L
CODE	OLD CODE	LANGUAGES ON LABEL	DESCRIPTION	WATER QUALITY	STERILE / FILTERED	SIZE	UNIT OF SALE
3078440	3035290	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 IPA	DI	Sterile	500ml	12 bottles x 0.5L
3078450	3055560	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 IPA	DI	Sterile	1.0 litre	6 bottles x 1.0L
3078460	3035320	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 IPA	DI	Sterile	5.0 litre	4 bottles x 5.0L
3078470	3035310	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 IPA	DI	Sterile	4.0 litre	4 bottles x 4.0L
3078480	3035300	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 IPA	DI	Sterile	1.0 litre	6 bottles x 1.0L

Pour des informations complémentaires, contacter infocc@ecolab.com ou consulter le site www.ecolabcc.com