

# Klercide™

## 70/30 Sterile Alcohol

**Alcools stériles 70/30 v/v sans spore, soit IPA, Ethanol dénaturé ou Ethanol qualité pharmaceutique, mélangé à de l'eau pour préparation injectable du plus haut grade (EP).**

### Avantages

#### ■ Produits de grande qualité

Ces trois types d'alcools sont mélangés avec de l'eau pure pour injection de haut grade (EP), avec la garantie d'un taux d'endotoxine inférieur à 0.25 EU/ml. Ils sont emballés en triple sac pour faciliter le transfert en salle blanche de classe A and B, puis gamma irradiés pour garantir un alcool sans spore.

#### ■ Types de formats

Une gamme d'alcool prêt à l'emploi, en pulvérisateurs faciles à utiliser de 500 ml à 4.0 litre, d'aérosols et de bidons avec bouchon. Les grosses gouttelettes permettent de réduire les risques d'inhalation.

#### ■ Garantie de stérilité pendant toute l'utilisation.

Le système SteriShield Delivery System a été validé comme garantissant une durée de conservation de trois mois après la première utilisation du produit. Il n'est donc pas nécessaire de jeter le produit restant après utilisation. Les aérosols ont également été validés comme garantissant une stérilité pendant 3 mois.

#### ■ Couverture de surface optimale

Le choix du format permet la distribution du liquide sous la forme la plus appropriée en fonction de la méthode choisie, du jet à l'aérosol, assurant que toute la surface soit bien mouillée pour une procédure de désinfection efficace, ou pour une application avec lingette pour minimiser l'inhalation.

### Description

Le Klercide 70/30 IPA est un mélange de 70% d'isopropanol avec de l'eau pure pour injection. Le Klercide 70/30 Denatured Ethanol est un mélange de 70% d'éthanol dénaturé avec l'eau pure pour injection. Le Klercide 70/30 Pharma Ethanol est un mélange de 70% d'éthanol dénaturé avec de l'isopropanol assurant un produit avec des faibles résidus. Le taux d'endotoxine pour tous les formats est en dessous de 0.25 EU/ml.

Le mélange d'alcool est filtré à 0,2 micron, mis en bouteille et emballé en triple sac sous un flux laminaire de classe A dans une salle propre de classe C (Classe ISO 7), avant irradiation, suivant une procédure validée, à un minimum de 25 kGy, pour garantir un alcool sans spore.

Tous les bidons pulvérisateurs sont dotés du système de distribution breveté SteriShield Delivery System et d'un pistolet pulvérisateur ajustable. Le principe de fonctionnement unique du système fermé SteriShield Delivery System permet de préserver l'intégrité du contenu pendant toute la durée d'utilisation du bidon.



## Protocole

Tous les formats de produit sont prêts à l'emploi, et il peut donc être pulvérisé directement sur les surfaces à désinfecter. Toujours s'assurer que la totalité de la surface est en contact avec le liquide. Pour un résultat optimal, essuyer d'abord la surface pour éliminer physiquement toute contamination.

*Les biocides doivent être utilisés avec précaution. Lire attentivement les étiquettes et les informations concernant les produits avant utilisation.*

## Validation

Fabriqué par une société certifiée aux normes ISO 9001:2008 et ISO 13485:2012, et conformément à la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Résultats de tests conformes aux normes EN disponibles sur demande.

Certificats d'analyse, d'irradiation et d'attestation de taux quantitatifs d'endotoxines < 0,25 EU/ml avec chaque lot.

Le taux d'endotoxine est testé selon une méthode conforme à la pharmacopée des États-Unis.

Durée de conservation de 2 ans pour les pulvérisateurs et bidons de 5 litres, 3 ans pour les aérosols.

La documentation complète (incluant justificatifs et certificats) est disponible sur ce produit.

## Codes produits

CODE	OLD CODE	LANGUAGES ON LABEL	DESCRIPTION	WATER QUALITY	STERILE / FILTERED	SIZE	UNIT OF SALE
3078310	3049920	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	WFI	Sterile	500ml	12 bottles x 0.5L
3078320	3049950	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	WFI	Sterile	5.0 litre	4 bottles x 5.0L
3078330	3049930	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	WFI	Sterile	1.0 litre	6 bottles x 1.0L
3078340	3035430	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	WFI	Sterile	5.0 litre	4 bottles x 5.0L
3078350	3035410	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	WFI	Sterile	4.0 litre	4 bottles x 4.0L
3078360	3035390	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	WFI	Sterile	1.0 litre	6 bottles x 1.0L
3078370	3035370	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	WFI	Sterile	500ml	12 bottles x 0.5L
3078380	3033650	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 Denatured Ethanol Aerosol	WFI	Sterile	360ml	24 cans x 360ml
3078390	3049960	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 Denatured Ethanol Aerosol	WFI	Sterile	360ml	24 cans x 360ml
CODE	OLD CODE	LANGUAGES ON LABEL	DESCRIPTION	WATER QUALITY	STERILE / FILTERED	SIZE	UNIT OF SALE
3078490	3049970	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 IPA	WFI	Sterile	500ml	12 bottles x 0.5L
3078500	3050000	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 IPA	WFI	Sterile	5.0 litre	4 bottles x 5.0L
3078510	3035440	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 IPA	WFI	Sterile	5.0 litre	4 bottles x 5.0L
3078520	3035420	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 IPA	WFI	Sterile	4.0 litre	4 bottles x 4.0L
3078530	3049980	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 IPA	WFI	Sterile	1.0 litre	6 bottles x 1.0L
3078540	3035400	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 IPA	WFI	Sterile	1.0 litre	6 bottles x 1.0L
3078560	3035380	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 IPA	WFI	Sterile	500ml	12 bottles x 0.5L
3078550	3050930	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 IPA Aerosol	WFI	Sterile	360ml	24 cans x 360ml
3078580	3033660	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 IPA Aerosol	WFI	Sterile	360ml	24 cans x 360ml
3078590	3050010	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 IPA Aerosol	WFI	Sterile	360ml	24 cans x 360ml

CODE	OLD CODE	LANGUAGES ON LABEL	DESCRIPTION	WATER QUALITY	STERILE / FILTERED	SIZE	UNIT OF SALE
3078610	3056310	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 Pharma Ethanol	WFI	Sterile	4.0 litre	4 bottles x 4.0L
3078620	3035460	DE;FR;NL	Klercide 70/30 Pharma Ethanol	WFI	Sterile	4.0 litre	4 bottles x 4.0L
3082540	3035460	GB;IT;ES	Klercide 70/30 Pharma Ethanol	WFI	Sterile	4.0 litre	4 bottles x 4.0L
3078630	3035470	DE;FR;NL	Klercide 70/30 Pharma Ethanol	WFI	Sterile	5.0 litre	4 bottles x 5.0L
3082550	3035470	GB;IT;ES	Klercide 70/30 Pharma Ethanol	WFI	Sterile	5.0 litre	4 bottles x 5.0L
3078640	3035450	DE;FR;NL	Klercide 70/30 Pharma Ethanol	WFI	Sterile	1.0 litre	6 bottles x 1.0L
3082560	3035450	GB;IT;ES	Klercide 70/30 Pharma Ethanol	WFI	Sterile	1.0 litre	6 bottles x 1.0L
3078650	3055570	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 Pharma Ethanol	WFI	Sterile	1.0 litre	6 bottles x 1.0L

*Pour des informations complémentaires, contacter [info@ecolab.com](mailto:info@ecolab.com) ou consulter le site [www.ecolabcc.com](http://www.ecolabcc.com)*

KWA001F-1

