

Klercide™

Quat / Biguanide

Un désinfectant stérile à large spectre pour le nettoyage des salles blanches dans le cadre d'un programme de rotation avec d'autres produits désinfectants, efficace même dans des lieux ou sur des équipements très sales.

Avantages

■ Biocide très efficace dans le cadre d'un programme de rotation avec d'autres produits désinfectants

Le Klercide Quat / Biguanide présente un large spectre d'activité qui permet de contrôler la plupart des contaminations microbiennes susceptibles de se trouver dans un environnement de salle blanche. Il peut être utilisé en toute sécurité et avec une grande efficacité dans le cadre d'un programme de rotation avec d'autres biocides Ecolab Contamination Control.

■ Facile à utiliser

Le Klercide Quat / Biguanide est classé non-irritant et non-corrosif et peut donc être utilisé dans la plupart des applications en salle blanche. Le pistolet pulvérisateur entièrement ajustable permet la distribution du liquide sous forme de jet ou d'aérosol, ce qui est particulièrement utile dans les endroits critiques. Des produits prêts à l'emploi et sous forme concentrée sont disponibles par ailleurs pour les installations plus étendues.

■ Économique

Le système de distribution permet d'utiliser la totalité du biocide contenu dans le bidon, ce qui élimine tout gaspillage. Le système SteriShield Delivery System a été validé comme garantissant une durée de conservation de trois mois après la première utilisation du produit. Il n'est donc pas nécessaire de jeter le produit restant après utilisation.

■ Respecte l'environnement

L'emballage ne contient pas d'agent propulseur et ne nécessite donc pas de mesures spéciales pour sa mise au rebut.

Description

Le Klercide Quat / Biguanide est un biocide stérile pour salle blanche. Les constituants actifs sont un mélange d'un ammonium quaternaire et de biguanide. Le mélange offre un large



spectre d'activité même en présence d'une grande quantité de salissures d'origine organique. Ils ne nécessitent pas d'activateur supplémentaire.

Le Klercided Quat / Biguanide convient à tous les types de surfaces dures dans les salles blanches et les milieux contrôlés : les isolateurs, les extérieurs d'équipements, les flux d'air laminaire (LAF) et les machines de production. Le mélange de biocide est filtré à 0,2 micron, mis en bidon et emballé en double sac en salle blanche de classe C 7, classe ISO avant irradiation selon un procédé validé à un minimum de 25 kGy.

Les bidons pulvérisateurs sont dotés du système de distribution breveté SteriShield Delivery System et d'un pistolet pulvérisateur ajustable. Le principe de fonctionnement unique du système fermé SteriShield Delivery System permet de préserver la stérilité du contenu pendant toute la durée d'utilisation du bidon.

Le produit prêt à l'emploi est disponible en pulvérisateur de 1 litre et en bidon de 5 litres avec bouchon. Pour les zones étendues, des bidons de 5 litres de produit concentré, à diluer dans de l'eau d'une qualité adéquate, sont disponibles.

Activité

Large spectre d'activité incluant :

Activité bactéricide	<i>P.aeruginosa, E.coli, E.hirae, S.aureus</i>
Activité fongicide	<i>C.albicans</i>

Protocole

Prêt à l'emploi - Appliquer le produit prêt à l'emploi directement sur les surfaces non poreuses en utilisant une lingette ou un balai laveur à faible largage particulaire pour salle blanche. Prévoir un temps de contact d'au moins 5 minutes puis sécher en essuyant. Si les résidus doivent être totalement éliminés, rincer avec de l'alcool, par exemple du Klercide 70/30, ou bien avec de l'eau.

Les biocides doivent être utilisés avec précaution. Lire attentivement les étiquettes et les informations concernant les produits avant utilisation.

Validation

Fabriqué par une société certifiée aux normes EN ISO 9001:2008 et EN ISO 13485:2012 et conforme à la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Produit satisfaisant les exigences de tests selon les normes EN 1276 pour l'efficacité bactéricide et EN 1650 pour l'efficacité fongicide.

Certificats d'analyse et d'irradiation fournis avec chaque lot.

Durée de conservation de 2 ans.

La documentation complète (incluant justificatifs et certificats) est disponible sur ce produit.

Codes Produits

CODE	OLD CODE	LANGUAGES ON LABEL	NEW PRODUCT NAME	WATER QUALITY	STERILE / FILTERED	SIZE	UNIT OF SALE
3078840	3035120	GB;DE;FR;IT; ES;NL	Klercide Quat / Biguanide	DI	Sterile	1,0 litre	6 bidons x 1,0L
3078850	3052160	GB;DE;FR;IT; ES;NL	Klercide Quat / Biguanide	DI	Sterile	5,0 litre	4 bidons x 5,0L

