

Klercide™

Sporicidal Chlorine / Quat

Ein steriles Rotationsdesinfektionsmittel mit Breitbandwirkung, das eine ausgezeichnete sporizide Wirkung besitzt.

Vorteile

■ Sehr effektiv, mit guter sporizider Wirkung

Klercide Sporicidal Chlorine / Quat kontrolliert die meisten Kontaminierungsrisiken, einschließlich widerstandsfähiger bakterieller Sporen. Es kann für Rotationen mit anderen Bioziden von Ecolab Contamination Control genutzt werden, oder für den gezielten Einsatz, um hartnäckige Mikroorganismen zu entfernen.

■ Einfache Anwendung

Klercide Sporicidal Chlorine / Quat ist als nicht korrosiv klassifiziert und kann so sicher für die meisten Anwendungen in Reinräumen eingesetzt werden. Mit der variablen Sprühdüse kann Flüssigkeit entweder als Strahl oder als Sprühnebel abgegeben werden, was vor allem in kritischen Bereichen von Vorteil ist. Für große Flächen sind außerdem gebrauchsfertige Lösungen und ein Konzentrat erhältlich.

■ Kostengünstig

Das Biozid kann vollständig aus der Flasche abgegeben werden, es gibt also keinen Materialverlust. Durch das validierte, patentierte SteriShield Delivery System wird nach dem Anbruch eine Produktsterilität von sechs Monaten gewährleistet, sodass keine Produktreste entsorgt werden müssen.

Beschreibung

Klercide Sporicidal Chlorine / Quat ist ein steriles Reinraum-Biozid. Die wirksamen Bestandteile sind ein Gemisch aus stabilisiertem Chlordioxid und einer quarternären Ammoniumverbindung. Seine Breitbandwirkung umfasst auch hartnäckige bakterielle Sporen. Es besitzt kurze Abtötungszeiten, selbst bei starker organischer Verschmutzung. Es sind keine zusätzlichen Aktivierungsmittel erforderlich.

Klercide Sporicidal Chlorine / Quat kann auf allen Arten von harten Oberflächen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen, Isolatoren, Außenflächen von Reinraumwerkbänken und Produktionsbehältern eingesetzt werden.



Das Biozidgemisch wird unter einer laminaren Luftströmung der Klasse A in einem Reinraum der Klasse B (ISO-Klasse 5) auf 0,2 µm gefiltert, steril abgefüllt und doppelt verpackt, und zwar mit einem streng kontrollierten und validierten sterilen Verfahren.

Alle Sprühflaschen besitzen das patentierte SteriShield Delivery System mit variabler Sprühdüse. Das einzigartige Design des SteriShield Delivery Systems fungiert als geschlossenes System, das die Sterilität des Inhaltes während der gesamten Verwendungsdauer aufrecht hält.

Das gebrauchsfertige Produkt ist in 1-Liter-Sprühflaschen und in 5-Liter-Kanistern erhältlich. Für größere Flächen sind 5-Liter-Kanister mit Konzentrat erhältlich, das mit Wasser von geeigneter Qualität zu 20 Liter gebrauchsfertiger Lösung verdünnt wird.

Wirksamkeit

Die Breitbandwirkung umfasst:

Sporizide Wirksamkeit	<i>B.subtilis</i> ,
Bakterizide Wirksamkeit	<i>S.aureus</i> , <i>E.coli</i> , <i>E.hirae</i> , <i>P.aeruginosa</i> ,
Fungizide Wirksamkeit	<i>C.albicans</i> , <i>A.niger</i>

Anwendungsprotokoll

Gebrauchsfertig – Das gebrauchsfertige Produkt wird mit einem partikelarmen Reinraum-Wischtuch oder -Mopp direkt auf porenfreie Flächen aufgetragen, um eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten. Nach einer Einwirkungszeit von mindestens 5 Minuten wird die Fläche trockengewischt. In Bereichen, in denen Rückstände vollständig beseitigt werden müssen, ist die Fläche mit Alkohol wie z. B. Klercide 70/30 oder mit Wasser abzuwischen.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Validierung

Der Hersteller ist gemäß EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012 EN ISO 14001:2004 und der europäischen Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG zugelassen.

Analysen- und Sterilitätszertifikate liegen jeder Charge bei – Sterilität wurde gemäß einer von der US-amerikanischen Pharmakopöe zugelassenen Methode getestet.

Die Haltbarkeit beträgt 12 Monate für gebrauchsfertige Produkte und 9 Monate für Konzentrat. Für dieses Produkt sind vollständige Technische Dokumentationen erhältlich.

Produktcodes

CODE	OLD CODE	LANGUAGES ON LABEL	DESCRIPTION	WATER QUALITY	STERILE / FILTERED	SIZE	UNIT OF SALE
3078990	3035130	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide Sporicidal Chlorine / Quat	DI	Sterile	1.0 L	6 Flaschen x 1.0L
3079000	3035170	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide Sporicidal Chlorine / Quat	DI	Sterile	5.0 L	4 Kanister x 5.0L
3079030	3035250	GB;DE;FR;IT;ES	Klercide Sporicidal Chlorine / Quat Concentrate	DI	Sterile	5.0 L	4 Kanister x 5.0 L