

FICHE TECHNIQUE	LUNETTES MASQUE AUTOCLAVABLE
 GENiclean	REFERENCES : UNI611S00000

DESCRIPTION

Masque de protection spécifique salle propre et zone stérile. Ces lunettes sont stérilisables par autoclave, par irradiation rayons Beta ou Gamma. Aucune altération de la transparence de la lentille ou déformation de la monture. Sa conception permet une utilisation de longue durée grâce à sa ventilation supérieure. Masque permettant le port de lunette de vue.



CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Lunettes panoramiques avec larges aérations
- Possibilité d'adapter un insert optique.
- Lentille en polycarbonate de 2 mm
- Monture, lentille et élastique réalisés en matériaux anallergiques
- Bandeau en pure silicone avec propriétés anti-statiques
- Poids : 103 gr


COMMENT BIEN METTRE LA LUNETTE



Pic.1 - Wear the goggles



Pic.2 - Set the length of the elastic band by gently pulling back the ends

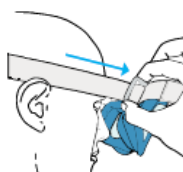

Pic.3 - To remove the goggles, loosen the elastic band by letting the cursors to slide forth

Référence

UNI611S00000

Spécification

Masque lunettes


Conditionnement :

1 paire / sachet

2 rue André Citroën#
95130 FRANCONVILLE#
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23#
Fax : +33 (0)1 34 44 23 24#
www.sterigene.com#
E-mail : sterigene@sterigene.com
#


RESULTATS DES TESTS DE STERILISATION

Irradiation avec RAYONS GAMMA à 25 kGy

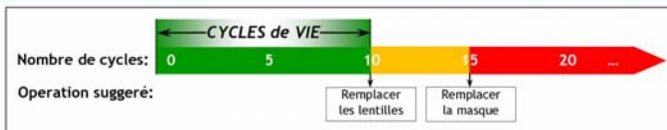

ELEMENTS DE LA MASQUE	NOMBRE DE CYCLES			
	0÷5	5÷10	10÷15	15÷20
Monture	Ne présentent pas de variation de conformation	Ne présentent pas de variation de conformation	Ne présentent pas de variation de conformation	Ne présentent pas de variation de conformation
Lentilles	VLT = 79.88% Les lentilles deviennent légèrement jaunes	VLT = 66.76% Les lentilles jaunissent	VLT = 62.09% Les lentilles jaunissent	VLT = 42.16% Les lentilles jaunissent
Bandeau elastique	Δl = 33.3%	Δl = 18.3%	Δl = 12.1%	Δl = 8.7%
Boucle	Ne présentent pas de variation de conformation	Ne présentent pas de variation de conformation	Ne présentent pas de variation de conformation	Ne présentent pas de variation de conformation

Irradiation avec RAYONS BETA à 25 kGy

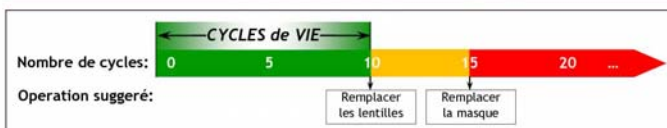

ELEMENTS DE LA MASQUE	NOMBRE DE CYCLES			
	0÷5	5÷10	10÷15	15÷20
Monture	Ne présentent pas de variation de conformation	Ne présentent pas de variation de conformation	Ne présentent pas de variation de conformation	Ne présentent pas de variation de conformation
Lentilles	VLT = 73.48% Les lentilles deviennent légèrement jaunes	VLT = 62.93% Les lentilles jaunissent	VLT = 56.66% Les lentilles jaunissent	VLT = 30.03% Les lentilles jaunissent
Bandeau elastique	Δl = 28.3%	Δl = 17.3%	Δl = 10.3%	Δl = 7.3%
Boucle	Ne présentent pas de variation de conformation	Ne présentent pas de variation de conformation	Ne présentent pas de variation de conformation	Ne présentent pas de variation de conformation

Stérilisation avec VAPEUR 121°C pour 30min à 1 ATM



ELEMENTS DE LA MASQUE	NOMBRE DE CYCLES		
	0÷5	5÷10	10÷15
Monture	Ne présentent pas de variation de conformation	Ne présentent pas de variation de conformation	Ne présentent pas de variation de conformation
Lentilles	VLT = 82.53%	VLT = 82.30%	VLT = 81.40%
Bandeau elastique	Δl = 63.3%	Δl = 61.2%	Δl = 58.3%
Boucle	Ne présentent pas de variation de conformation	Ne présentent pas de variation de conformation	Ne présentent pas de variation de conformation

Paramètres de référence

Monture	Lentille	Bandeau elastique	Boucle
Se conformer au projet du fabricant	VLT = 85.80%	Δl = 73.3%	Se conformer au projet du fabricant

VLT = transmittance lumineuse visible

Δl = Elongation %

2 rue André Citroën
95130 FRANCONVILLE
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23
Fax : +33 (0)1 34 44 23 24

www.sterigene.com

E-mail : sterigene@sterigene.com

#

S.A.S. au capital de 300 000 € • Siret 339 524 308 00048 • N° TVA FR 89 339 524 308 • Banque Crédit Agricole FR 76 1820 6004 4014 6174 5800 154 Swift : AGRIFRPP882